



## روش باز و بسته کردن رک مگا میکس

۱. ابتدا به علائم چپ (L) و راست (R) حک شده بر روی دیواره‌ها و صفحات توجه کنید.

۲. سپس دیواره L را روی میز گذاشته (به طوری که نوشته‌ها سمت میز باشند) و به ترتیب صفحه‌های پایین را از جهت L آن‌ها جا بیندازید.

۳. پس از آن صفحات بالا را از جهت L آن‌ها جا بیندازید.

۴. در آخر دیواره R را گذاشته (به طوری که نوشته‌ها سمت بیرون باشند) و با فشار در جهت فلش صفحات را جا بیندازید.

